

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Microscopio Digital con Cámara
MICROS06



MICROS06

Guía de funcionamiento del terminal de PC


1. Saque el producto de la caja, conecte el microscopio a su computadora y asegúrese de que el mismo se encuentre bien conectado.

2. Software de instalación

Inicie sesión <https://soft.hvSCam.com>, seleccione el ícono  HiViewSetup.exe y abra después de descargar bien el software, luego haga clic en el siguiente paso → Recibir → instalar → finalizar




3. Haga doble clic en el ícono  en su escritorio y verá que abre el siguiente software, verá la siguiente interfaz después de ingresar al software:

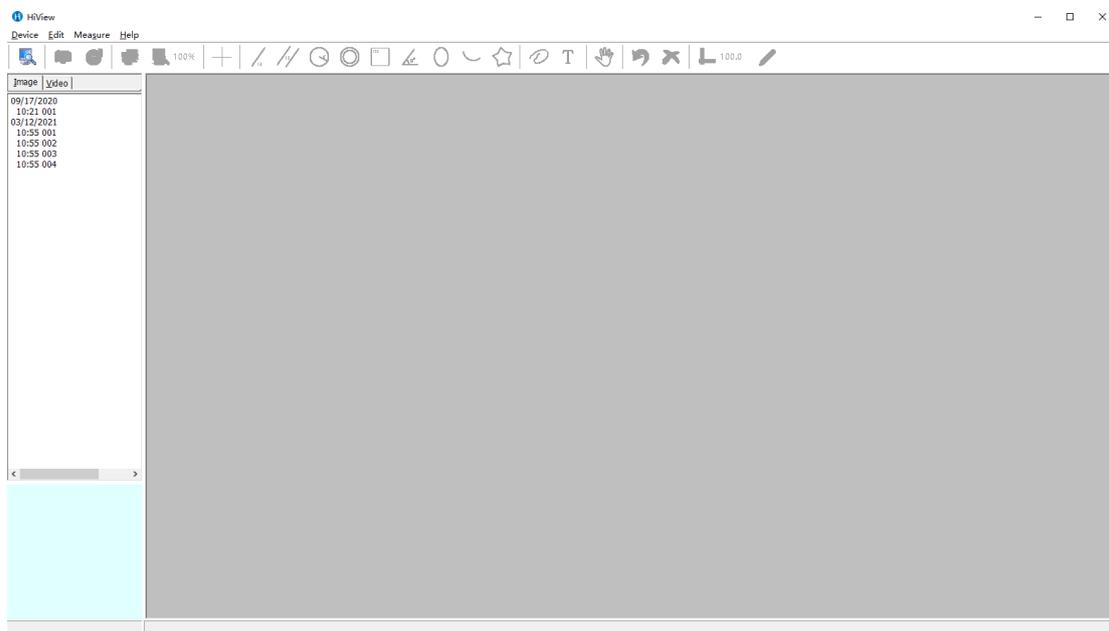


Guía de funcionamiento del terminal de PC

4. Haga clic en "Equipo" en la barra de menú y luego haga clic en "Abrir" para seleccionar el nombre del equipo del microscopio, el color / compresión y la relación de resolución de la imagen, etc.

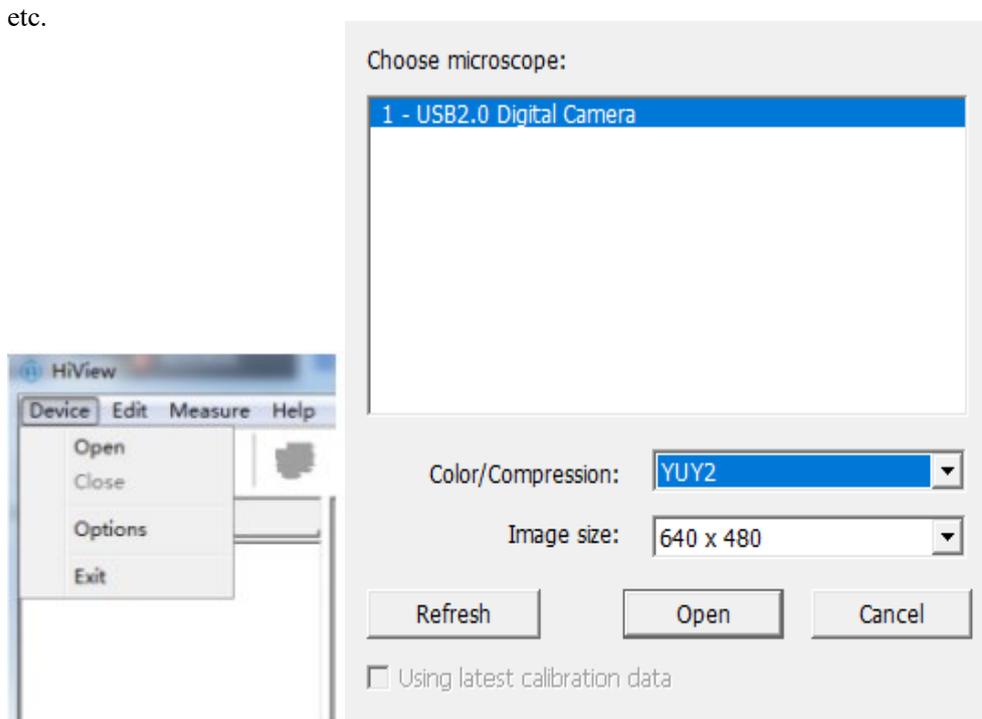


5. Haga clic en "Abrir" e ingrese en la página del sistema, luego puede ejecutar la operación de cada elemento, como se muestra en la siguiente imagen: (¡Atención! Descargue el manual en línea de las especificaciones de funcionamiento del microscopio y el software).

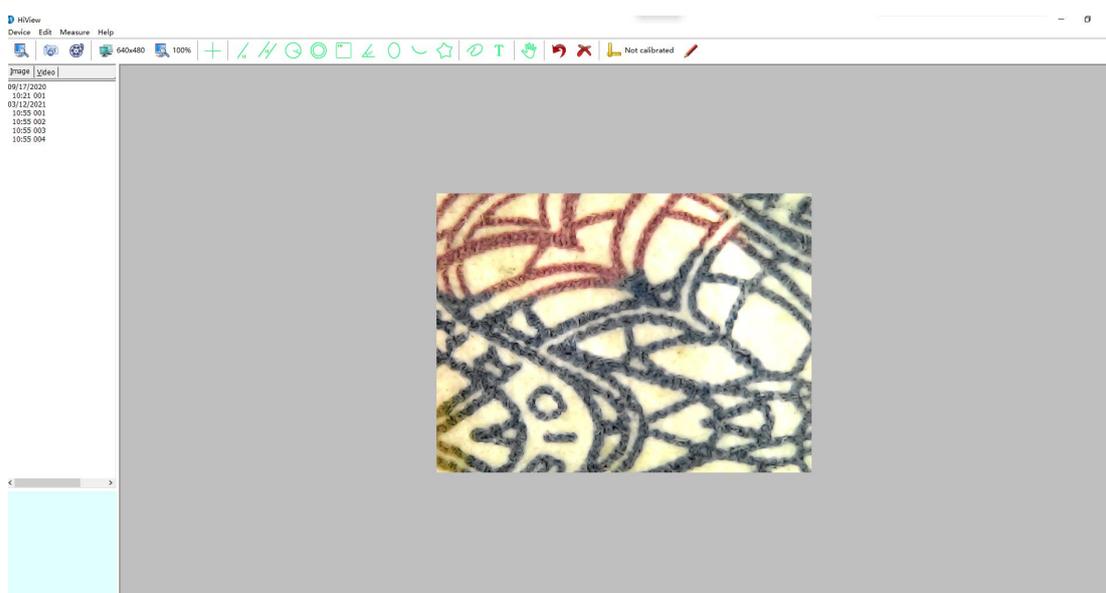

Guía de funcionamiento del terminal de PC

6. Mida la línea marcada y otra muestra operativa, como se muestra en la imagen de abajo.

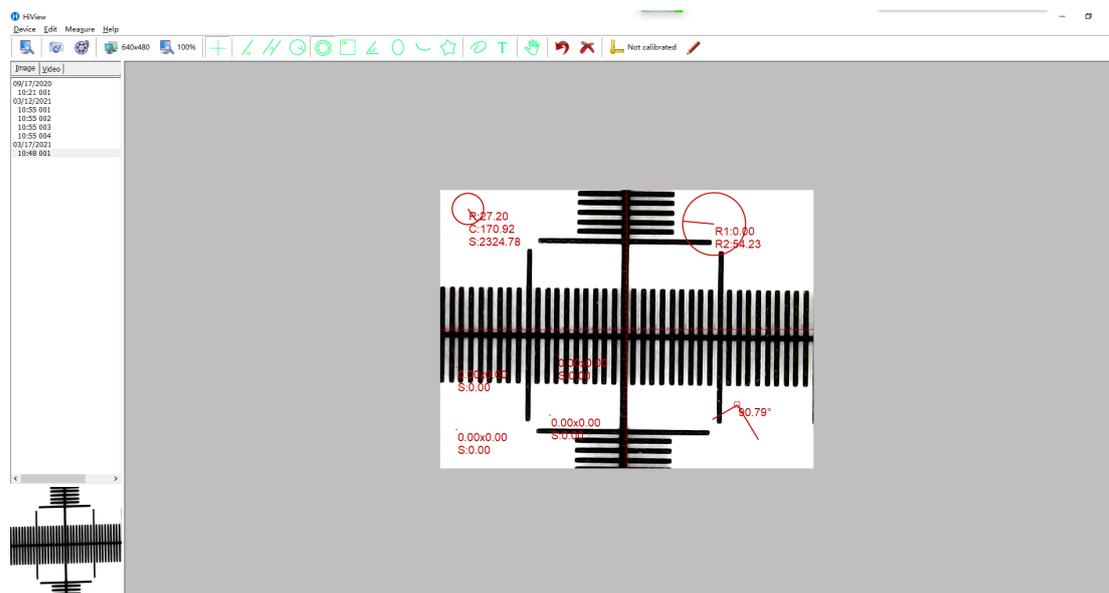

Nota: la tecla ZOOM original de la máquina no se puede utilizar porque el software del producto se actualizó, utilice esta función en "Modificar escala de visualización" en el software.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar